

## Entleervorrichtung für Mahlbecher *premium line*



Artikel-Bezeichnung: **Entleervorrichtung für alle Mahlbecher *premium line* 80 ml, 45 ml, 20 ml Volumen**  
- mit 2 Sieben – 0,8 + 0,08 mm Maschenweite -

Artikel-Nummer: **50.9900.00**

Beschreibung: Die Entleervorrichtung für *premium line* Mahlbecher ermöglicht eine schnelle und einfache Trennung von Mahlkugeln und Suspension nach erfolgter Mahlung.

### Und so funktioniert's!



Becher mit Kugeln und Suspension nach erfolgter Mahlung!



Entleervorrichtung mit Sieb und Dichtring fest auf den Mahlbecher aufsetzen!



Aufsatz für Spritze auf Entleervorrichtung befestigen!



Spritze auf Entleervorrichtung fest verspannen!



Becher mit Suspension schütteln, Spritze aufziehen!  
(eventuell mehrmals pumpen)



**Das Ergebnis:**  
Suspension befindet sich in der Spritze und die Kugeln im Becher!